

EFECTELE NOCIVE ALE FUMATULUI

Model demonstrativ



În orificiul de la nivelul gurii modelului introduceți un filtru (aprox. 5cm) astfel că la exterior să corespundă cu lungimea filtrului unei țigaretete. Introduceți o țigaretă în filtru și aprindeți-o, apoi cu ajutorul pompei manuale de vid, ardeți jumătate.

Scoateți restul ars al țigaretetei, după aceea extrageți cu penseta metalică filtrul pe care sunt clar vizibile depunerile de gudron și nicotină.

Setul care conține modelul demonstrativ nu necesită întreținere. Utilizarea acestuia,

împreună cu explicațiile cadrului didactic, au valoare didactică.

Componența setului

- 1 buc. model papușă „fumătoare”
- 1 buc. pomă manuală de vid
- 50 cm furtun din cauciuc
- 1 buc. pensetă metalică
- 4 buc. filtre



1.



2.



3.



4.



5.

